

多粘菌素 E(B)使用说明书

【货号】 P-07B

【用途】

1. 用于配制纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC);
2. 用于配制牛津琼脂(OXA)基础。

【规格】 2mg /支×5

【成分】

纤维二糖

【用法】

1. 配制 10% 无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），无菌加入每 10mL 该溶液与一支 P-07B 多粘菌素 E(40000IU/支)添加至 90mL 加热煮沸灭菌冷后却至 50℃的纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC)基础中，混合均匀后制成纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC);
2. 无菌加入一支 P-07B 多粘菌素 E(B)、一支 P-16D 放线菌酮(D)与一支 P-19D 吡啶黄素(D)至 100mL 高压灭菌冷后却至 50℃的 CM508 牛津琼脂(OXA)基础中，混合均匀后制成牛津琼脂(OXA)。

【保存】

2-8℃避光保存两年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。